

附： N2000 工作站建立面积内标方法文件

1、色谱开机后,打开电脑,打开 N2000 在线工作站,【查看基线】平稳,注入标样, 谱图出完后,【停止采集】,记下其谱图文件名。

2、点击:

①方法→积分→面积→内标法→采用

②组分表→谱图→全选→(在对应的保留时间前输入峰名)内标峰选是→输入内标物纯度→按住左键不放,把内标峰推到最顶部→采用→提交成功(OK)→校正→组份含量(对照输入各组份含量)→加入标样→打开标准对照液谱图名→确定→校正完毕→另存→起任意方法名保存。组分表校正因子已求完毕且已保存。用时打开其方法即可。

上述是在“在线”求校正因子,在“离线”上也能求,和“在线”一样步骤,只是在保存方法时,要点击“输出—保存”。

3、试样分析:

①在“在线”上打开所用方法(上述所保存的),打开后每次再开关工作站都默认为该方法)

②试样谱图出完,点击→【停止采集】→【预揽】即可得出分析结果。(也可在采样控制中设置停止时间,让其自动停止)。

上海纳析仪器有限公司

王宜标 15921705880